

デュポン™ タイベック® アイソクリーン® IC193DS 着衣手順

この手順は一例です。使用環境により、適切な方法を採用してください

着衣前の準備

衛生的な手洗いをし、清浄度管理区域へ入室するための準備をします。

1次ガウンニング(1次ガウン、マスク、ヘアキャップ、シューズカバー、手袋、クリーンシューズ等)装着状態の確認、手指消毒をした後 次の区域に移動します



2次更衣室にてIC193DSのパッケージを開きガウンの内側を掴み取り出します
※ガウンの内側を掴みやすいようにファスナーは開かれて包装されています



内側のラベルの辺りを掴みます



足部分を下に垂らします
※ガウンが床や壁に付かないように注意します



ガウン内側の襟元と股を掴みます



着衣中はガウンが床に付かないように、袖部分を内側からたくし上げます



足を入れやすいように、裾を内側からたくし上げます



片方ずつ、つま先まで足を通します
履いた後は高クリーンゾーンに足を置きます
※椅子を設置することで、着衣中の安全性に配慮することができます



片方ずつ、腕を袖に通します
※外側に手を触れないように注意します



両方の親指にサムループをかけます



フードを被ります
※外側に手を触れないように注意します



足を交差させながら、ファスナーのスライダーのみを掴み、引き上げます
※足を交差することで、生地が固定されます



首元のスナップを止めます



後頭部の紐を結び、フードを固定します



滅菌済みのマスク、ゴーグル、手袋等を用い、着衣は完了です
※鏡等で問題がないことを確認してください

着衣完了

総輸入販売元

旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社

〒100-6111 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー

デュポン™、デュポンオーバル・ロゴ、および™、SM、又は®表示のあるすべての標章は、別段の記載がない限り、DuPont de Nemours, Inc. の関連会社の商標又は登録商標です。
Copyright © 2025 DuPont-Asahi Flash Spun Products Co., Ltd. All rights reserved.

着脱動画



DUPONT
Tyvek
IsoClean®